	Ficha de dados técnicos	Ref.: FT-04 Página: 1/2
	Soro Suíno Estéril	Versão: 04

Soro Suíno Estéril

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Código do produto: SSO-500, SSI-500, SSN-500

Embalagem: Frasco PET Estéril 500 ml

Coletado a partir da fonte:

- Nosso sistema de produção vertical nos permite ter certeza das origens e rastreabilidade do nosso soro. Cada lote fabricado é rigorosamente controlado desde a coleta do sangue, em todas as etapas da produção, até a embalagem final em nossas instalações. O Soro de Suíno Estéril Bio Nutrientes é derivado de sangue total coagulado coletado de suínos.

Esterilidade: Estéril

Filtração: Tamanho do filtro final (poro): 0,2 µm

2. CONTROLE DE QUALIDADE

Bactérias/Fungos: Todos os soros são testados quanto à ausência de bactérias aeróbias e anaeróbias, fungos e leveduras.

Hemoglobina: O nível de hemoglobina é medido por espectrofotometria.

pH: Determinado por potenciometria.

Proteínas Totais: Determinado por refratometria ou Método de Biureto.

Validade: 5 anos.

3. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

- O Soro é transportado em estado congelado e após o recebimento, deve ser imediatamente armazenado à temperatura indicada pelo fabricante. Caso ocorra descongelamento parcial durante o transporte ou na chegada ao destino, o produto poderá ser recongelado de forma imediata desde que não haja comprometimento da integridade da embalagem e deve ser mantido novamente na temperatura recomendada, sem prejuízo a sua qualidade.

4. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO


- Armazenar de -18°C a -40°C, para garantir a validade indicada.
- Armazene o soro em uma área protegida da luz.

5. RECOMENDAÇÕES DE USO

5.1 Recomendação Gerais

- Respeite as condições de armazenamento do soro;
- Não use o soro após o prazo de validade;

Estrada Municipal KM 02, Bairro Timburi – Distrito Industrial CEP 19599-899 Taciba - SP
 (18) 3345-1047 / (11) 4198-8207
 vendas@bionutrientes.com.br
 www.bionutrientes.com.br

	Ficha de dados técnicos	Ref.: FT-04 Página: 2/2
	Soro Suíno Estéril	Versão: 04

- Manipular o soro em condições assépticas (por exemplo: sob fluxo de ar laminar);
- Use roupas adequadas a manipulação do soro para evitar contaminação (por exemplo: luvas, máscaras, touca);
- O produto deve ser usado apenas para pesquisas in vitro ou fabricação adicional, e não para uso como um Ingrediente Farmacêutico Ativo ou alimentação humana/animal.

5.2 Descongelamento

- Para preservar todas as qualidades séricas, recomenda-se descongelar o frasco em geladeira entre +2°C e +8°C, evitando a degradação do produto. Durante o processo de descongelamento, efetue agitação leve e periódica para ressuspender o conteúdo. **Não é recomendado utilizar estufa ou banho-maria para descongelamento, a fim de prevenir alterações na qualidade;**
- Temperaturas acima de 37°C ou exposição térmica prolongada podem comprometer o desempenho do soro, acelerando a degradação de fatores séricos críticos. Para garantir a integridade do produto, essas condições devem ser rigorosamente evitadas durante o manuseio do produto.

5.3 Aliquotagem

- Para preservar as características do soro, recomenda-se descongelar o frasco original, realizar a aliquotagem e em seguida recongelar as alíquotas produzidas, evitando ciclos repetidos de descongelamento e congelamento do mesmo frasco.

5.4 Armazenamento após descongelamento

- Recomenda-se usar o soro imediatamente após o descongelamento. Caso isso não seja possível, o produto pode ser armazenado entre +2 °C e +8 °C por até 26 semanas, sem impacto significativo no desempenho para cultivo celular;
- O soro descongelado deve ser homogeneizado antes de ser adicionado ao meio de cultura celular.

5.5 Variações normais durante o manuseio

- Turbidez e material floculante podem estar presentes após o descongelamento ou após congelamento prolongado e/ou refrigeração. Essas modificações não afetam o desempenho biológico do soro.

6. TRATAMENTO

- O Soro poderá ser tratado (Inativado ou Irradiado) de acordo com a solicitação do cliente. Para solicitar qualquer tipo de tratamento, favor contactar a Bio Nutrientes.